

Phyphox et GPS

Le capteur GPS doit être activé au préalable (Localisation)


1



Lancer l'application Phyphox

Choisir le capteur
LOCALISATION (GPS)

2

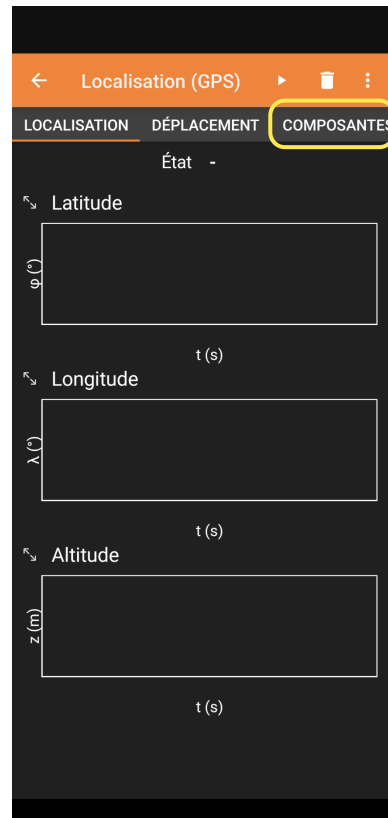


Choisir l'onglet COMPOSANTES

3



On dispose de trois contrôles
pour démarrer ou arrêter les
mesures, effacer les mesures
et un menu qui permet entre
autre d'exporter les mesures

4

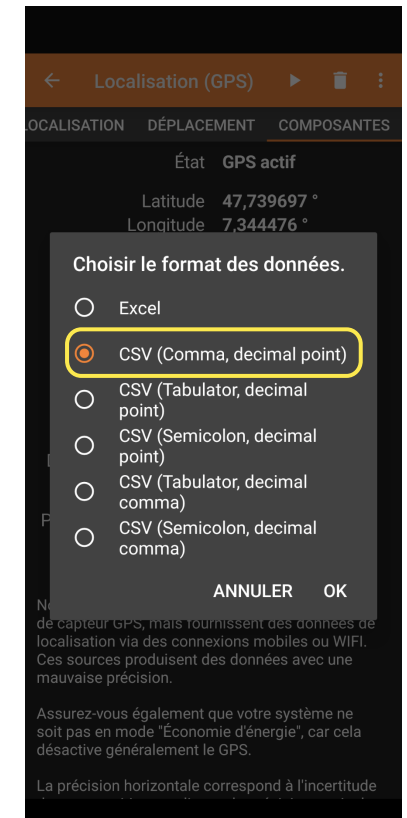

Pour exporter les mesures,
on choisit le format CSV,
Comma, decimal point.

Ensuite, on envoie ce
fichier vers une autre
destination.